

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TANITA KD200-5KG****HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TANITA KD200**

(Do CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng TANITA cung cấp).

Cân kỹ thuật TANITA KD200 do hãng TANITA Nhật Bản Sản xuất và được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát TPS có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Nhập Khẩu và phân phối, TANITA KD200 đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.

**Các bước chuẩn bị thiết bị.**

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

**Hướng dẫn cách cân.**

- Mở cân bằng cách nhấn phím **ON/TARE**, chờ khi cân hiển thị 0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

**Trừ Bì.**

- Khi cân ở trạng thái 0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **ON/TARE** cân tự động trừ bì và hiển thị 0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **ON/TARE** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt cân.

**Ý nghĩa các phím chức năng.**

Phím **ON/TARE** là phím dùng mở cân, nhấn về **ZERO**, và vào **Enter**.

Phím **OFF** là phím tắt cân.

**Hướng dẫn Calibration (hiệu chuẩn).**

- Mở cân ở định 15 phút.

Chuẩn bị đủ quả cân theo mức 1/4 Cân -> C.

**Ví Dụ:** Cân TANITA KD200-1kg cân có: 50g, 200g, 500g, 1kg.

**Bước 1:** Ấn giữ nút [**OFF**]/**TARE** và nhấn 3 lần [**ON**] rồi buông 2 nút ra.

**Bước 2:** Cân hiển thị ở dạng AB70: Cân đang tự calip không tải.

Cân hiển thị AB71: đặt ¼ C lên: ví dụ là 250g.

Cân hiển thị AB72: đặt ½ C lên: 500g.

Cân hiển thị AB73: đặt ¾ C lên: 750g.

Cân hiển thị AB74: đặt C lên: 1 kg.

**Bước 3:** Cân tự khởi động lại và hiển thị “0” lấy quả cân xuống ,cân hiển thị “-C” là xong.

**Bước 4:** Khởi động lại cân.

Lúc này cân đã được hiệu chuẩn xong.

**VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ.**

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt. Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay chúng tôi địa chỉ trụ sở chính số 57 Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại (028) 62.888.666 di động có Zalo 0915.999.111.